


异甘草酸镁有关物质

色谱柱：Hungpu® XBT C18 150*4.6*3.5μm

色谱条件：用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Hungpu® XBT C18 150*4.6*3.5μm 或效能相当的色谱柱）；以缓冲液（取磷酸氢二钾 6.0g 和磷酸二氢钾 0.40g，精密称定，加水 1000ml 使溶解，过滤）-乙腈（90：10）为流动相 A，以乙腈为流动相 B，按下表进行梯度洗脱；流速为每分钟 1.0ml；柱温为 40℃；检测波长为 250nm；进样体积 10μl。

梯度：

时间（分钟）	流动相 A(%)	流动相 B(%)
0	100	0
30	78	22
40	33	67
45	33	67
45.5	100	0
55	100	0

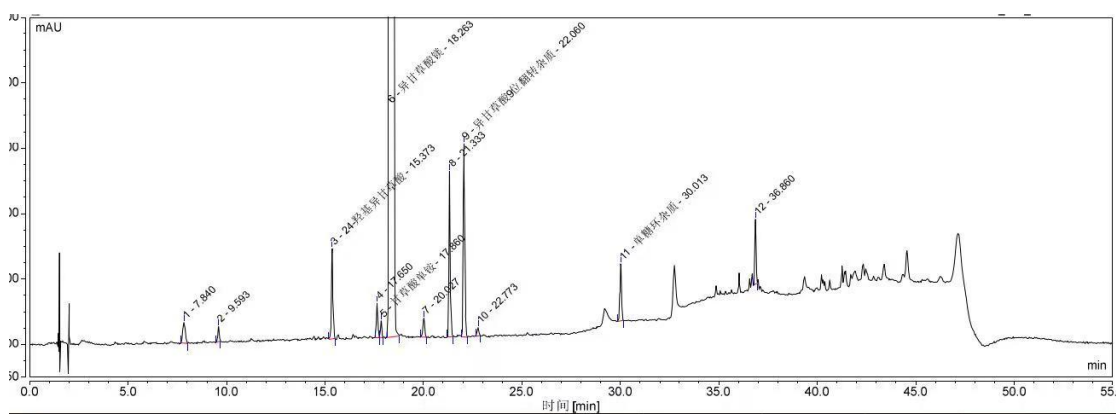

订购信息：

货号	描述
HP-BX35-4615	Hungpu® XBT C18 150*4.6*3.5μm

